

GLEDBX 取扱説明書

ご使用前に必ず取扱説明書をお読みになり、使用期間中は大切に保管してください。

1 仕様

サイズ：W180×D120× H45/mm
フィルター有効面積：W140×D85/mm
重量：290g（本体）
電源：AC100V DC24V（入力 AC100V 出力 DC24V）
消費電力：約 8W
使用 LED 超高輝度緑色 LED160 個
付属：レッドフィルターゴーグル・電源コード



2 ご使用方法

- ① ご使用前に、トランスイルミネーター本体・レッドフィルターゴーグル・電源アダプターが揃っているかご確認ください。
- ② ご使用の前に、電源アダプターとトランスイルミネーター本体の配線を接続してください。
- ③ トランスイルミネーター本体上にゲルを載せ、ゴーグル越しに観察します。蛍光発光のみが透過し緑色光はカットされますので、蛍光染色部分のみ確認できます。

3 ご使用上の注意

- 本機使用の超高輝度LEDは目を傷める危険性があります。決してライトを直視しないでください。点灯するには必ずレッドフィルターゴーグルをご使用ください。
- ご使用者による分解、改造、修理等は火災・感電、事故、破損の原因となり危険です。絶対におやめください。
- 取り扱いには丁寧にしてください。①ご使用ごとに点検して安全を確認してからご使用ください。②強い衝撃を受けた場合には十分な点検後、安全を確認してからご使用ください。
- 感電・故障の恐れがありますので電気系統を濡らさないでください。

4 保証規定

本製品を正しくご使用された場合での品質上、製造上の欠陥についてお買い上げ日より1年以内は作業費無償で修理致します。ご使用上の誤り、ご使用者による修理・改造等による故障、外観上の変化、消耗品は保証の対象になりません。なお故障または使用上生じた間接的損害については保証致しません。

Me  Can

株式会社美館イメージング

営業所：埼玉県ふじみ野市西原 1-5-18
ベアーヒルズ I -301 〒356-0028
Tel (049) 278-5888
Fax (049) 278-5889