


MBP-UV312JP-OR 取扱説明書

この度はUVトランスイルミネーター「MBP-UV312JP-OR」をご購入頂き、誠にありがとうございます。
本製品のお取り扱いについて、本書をお読みにになり大切に保管してください。

■梱包物 *全て揃っているか、お確かめ下さい。
MBP-UV312JP 本体/オレンジカバー/電源コード

■各部名称

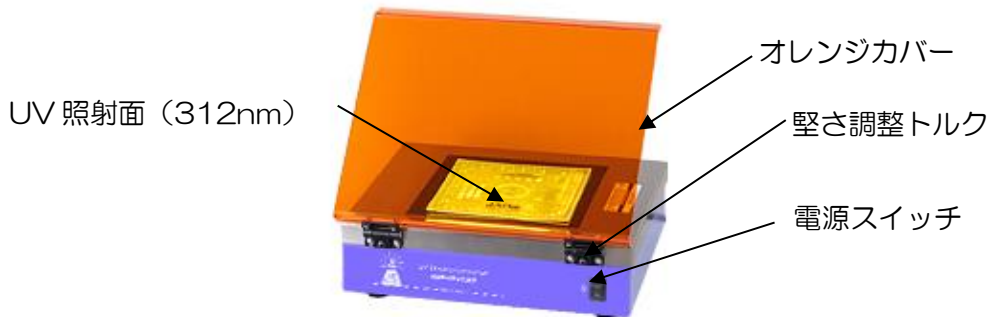

■使用方法

- ①UV 照射面にゲルを置き、オレンジカバーを適当な位置に調整します。
- ②本体と電源コードをつなぎ、電源コードをコンセントに差し込んでください。
- ③電源を入れ、作業してください。

■調整トルクの使い方

本体正面ヒンジの黒いネジを調整することで、シールドカバーの開閉の固さを調整できます。



本体が破損する恐れがありますので、締めすぎないようにご注意ください。

◆使用上の注意点



- ①製品取り付け時及び開閉際は、必ず電源 OFF になっていることを確認してください。トランスイルミネーターは人体に有害な紫外線が出ているため、皮膚や目に障害が生じる場合があります。
- ②清掃するときは薬剤（ガラス洗浄剤、台所用洗剤、アルコール類等）を使用せずに、やわらかい布でやさしく拭いて下さい。

項目	仕様
フィルター仕様	200×200mm ハイコントラスト UV 透過ガラス
波長	312nm
蛍光管パワー	6w×8 本使用
電圧/消費電力	100V/48W
オレンジカバー	UV カット率 99.8%
サイズ・重量	W339×L279×H123mm 7kg
動作環境	5℃～40℃ 湿度 80%以下

営業所 〒356-0018 埼玉県ふじみ野市西原 1-5-18
ベアーヒルズ I-301
Tel (049) 278-5888 Fax (049) 278-5889
MAIL:info@mecan.co.jp
WEB:http://www.mecan.co.jp/