

# 小型ゲル撮影フード iphone システム


## <MBPmi-IPA>取扱説明書

○標準セット内容 \*発送には万全を期していますが、もし梱包物に不足がある場合は、至急ご連絡ください。

・小型ゲル撮影フード本体



・フォーカスグッズ

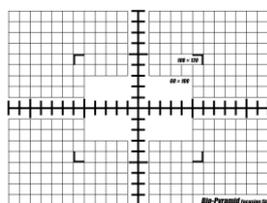

フォーカシングシート



フォーカシングターゲット

・フィルター



MF-SC56A

・つまみねじ



・iphone 用アダプター



MBP-IPA6  
or  
MRP-IPA7

「MBP-IPA6」と  
「MBP-IPA7」とで  
は、レンズホルの  
位置とサイズが違  
います。必ずお持  
ちの機種に合った  
物をお使いくだ  
さい。

・六角レンチ



### 使用できる iphone に関するご注意

「MBP-IPA6」は  
下記2機種でご使用いただけます。

iPhone 6 (S)

iPhone 6



「MBP-IPA7」は  
iphone7 にご使用いただけます。

iPhone 7



### Information

\*左記に記載が無い機種  
のiphoneまたは、他  
メーカーのスマート  
フォン(アンドロイド  
等)をお使いの方は、  
DIY型スマホアダ  
プター「MBP-DPA」  
をお試しください。

\*\*iphone 本体は、お客  
様にてご用意下さい。

お手持ちのiphoneと付属のiphone用アダプターの仕様を必ずご確認ください。異なる場合は至急ご連絡ください。

# 目次

組立て	3
撮影手順	4
仕様書	5
保証書	6

## 操作手順に関して

ゲルの撮影は「撮影手順」P4をご確認ください

### 取り付け

#### 1. 撮影フードに iPhone とフィルターを取り付ける。

iPhone、MBP-IPA、フード本体を用意してください。

- 1) フードをひっくりかえして、底にシャープカットフィルターを付けます。



- 2) 本体側面のネジのうち、どこか 1 箇所を外します。



- 3) MBP-IPA に iPhone をはめます。

- 4) に MBP-IPA を設置し、さきほどネジを外したところに、つまみネジを入れて、固定します。



## 撮影手順

### 2. iphone できれいに撮るためのコツ

画面をタッチして操作します。本書では iphone6 を例にしています。



#### ① カメラを起動する



#### ②ピントを固定する


ピントを合わせたい場所をロングタッチします。  
 ●ピントの四角い枠が2回大きくなった後普通の大きさに戻ります。  
 上部に「AE/AF ロック」の文字が表示されます。  
 ●これでピントが固定されました。

3秒ほど  
タッチ

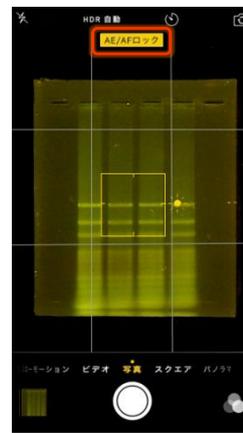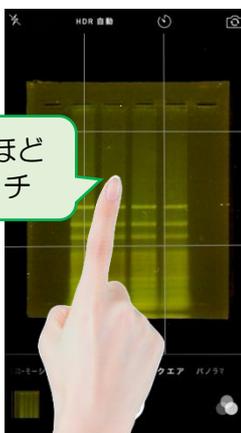


#### ③明るさを調整する

画面に表示される太陽マークをスライドさせ、明るさを調整します。  
 上で明るく/下で暗くなります。

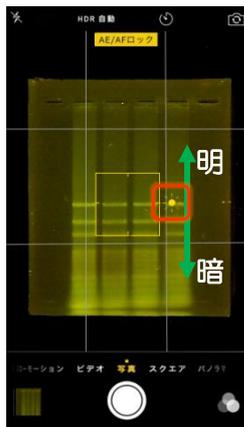


#### ④セルフタイマー

時計マークをタッチし、「3秒」にセットします。  
 ●シャッター時のブレを回避します。

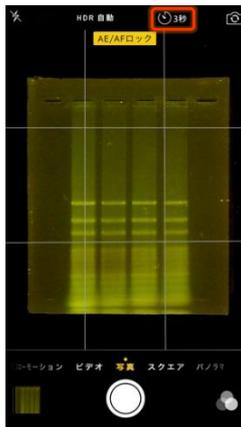

#### ⑤撮影する。

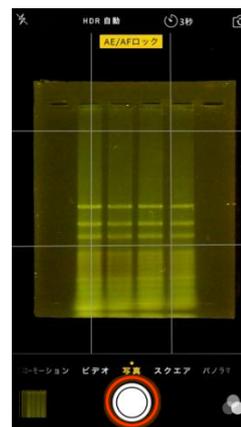

#### おすすめアプリ

・このほか、「夜景モード搭載」「マニュアル撮影モード」等の機能が付いたアプリが応用できます。  
 アプリは自己責任でご使用下さい。



**NightCapカメラ**

この App は iPhone、iPad の  
両方に対応しています。

¥240 (2017,9時点)



**夜撮カメラ**

iPhone iPad Android

¥無料

★おすすめマニュアル設定★ F値 8.0 ISO感度 1600 シャッタースピード 0.5 秒

「MBPmi-IPA」主な仕様	
◆最大撮影範囲	147×167mm (=ボックス底内寸)
◆撮影距離(レンズまでの距離)	約 216mm
◆フィルター	φ52mm のフィルターをご使用下さい。
◆サイズ	187 <sup>W</sup> × 167 <sup>D</sup> mm (=フード外寸) × 204 <sup>H</sup> mm (カメラ取り付け部まで)
◆本体素材	本体:ABS 樹脂 マウント部:デルリン